


## دستگاه میکسر سه بعدی (۵ لیتری)

### مدل 3d mixer 5L

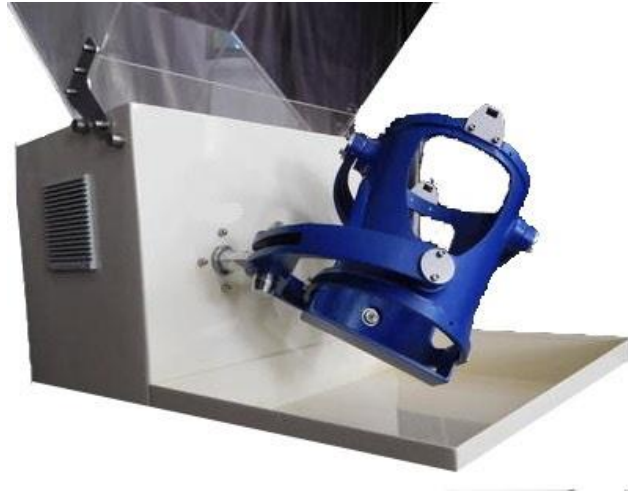

#### معرفی:

این دستگاه به منظور ترکیب و میکس و خردایش انواع مواد معدنی و دیگر مواد در حالت تر و یا خشک استفاده میگردد.

حرکت محفظه این دستگاه به صورت سه بعدی شبیه به علامت بینهایت یا همان اربیتال می باشد که این حرکت باعث همگن سازی هرچه بهتر مواد درون محفظه میگردد

از جمله کاربرد های این دستگاه میتوان به همگن سازی و میکس انواع مواد تر و خشک، با ابعاد ذرات متفاوت و ... اشاره کرد

#### نحوه عملکرد کلی دستگاه:

- مواد به همراه بال ها (در صورت نیاز) درون محفظه دستگاه قرار گیرد
- درب محفظه محکم بسته گردد و درون مفر دستگاه گذاشته شود
- کلمپ درب بسته شود و به کمک آچار مخصوص آن از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل گردد
- دستگاه بر روی سرعت و زمان مورد نظر تنظیم میگردد و عملیات شروع می گردد
- پس از پایان کار دستگاه، کلمپ باز گردد و محفظه در آورده شود

## نحوه عملکرد:

- ۱- نسبت وزنی مورد نیاز ماده و بال ها (در صورت نیاز) تعیین گردد
- ۲- مواد به همراه بال ها (در صورت نیاز) درون محفظه قرار گیرد
- ۳- درب محفظه بسته شود و بر روی مقر خود روی دستگاه گذاشته شود
- ۴- کلید صفر-یک اصلی بر روی حالت یک قرار گیرد
- ۵- سرعت چرخش و زمان عملکرد دستگاه تنظیم گردد
- به کمک ولوم دستگاه و جدول ارائه شده سرعت دستگاه تنظیم گردد
- به کمک کانتر زمان عملکرد دستگاه تنظیم گردد
- ۶- پس از اتمام کلید صفر-یک بر روی حالت صفر قرار گیرد
- ۷- محفظه برداشته و تخلیه گردد

## مشخصات فنی:

ردیف	عنوان	شرح
۱	الکتروموتور	یک اسب موتوژن
۲	سرعت دستگاه	۴۵-۵ دور بر دقیقه
۳	زمان دستگاه	امکان تنظیم زمان کاری
۴	حجم محفظه	امکان استفاده از محفظه تا حجم ۵ لیتری
۵	ابعاد دستگاه	۴۵*۴۵*۸۵
۶	برق ورودی	تکفاز ۲۲۰ ولت